

SafetyCaps



 **Installationsanleitung**

 **Installation Manual**

Distributed by:

Lab Unlimited
CARL STUART GROUP

Tallaght Business Park
Whitestown, Dublin 24,
Ireland
D24 RFK3

Tel: (01) 4523432
Fax: (01) 4523967
E-mail: info@labunlimited.com
Web: www.labunlimited.com

Quatro House, Frimley Road,
Camberley,
United Kingdom
GU16 7ER

Tel: 08452 30 40 30
Fax: 08452 30 50 30
E-mail: info@labunlimited.co.uk
Web: www.labunlimited.co.uk



IHR PERSÖNLICHER BODYGUARD!

- ✓ **Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz:** Lösungsmitteldämpfe werden bis zu 70% reduziert.
- ✓ **Sparen Sie Kosten für teure Lösungsmittel:** keine Verdunstung durch offene Stellen.
- ✓ **Verbesserung Ihrer Analyseergebnisse:** beugen Sie Retentionszeitenverschiebungen vor, die durch Verdunstung einzelner Mischungskomponenten entstehen.
- ✓ **Einfacher Wechsel der Vorratsgefäße:** Frei drehbare Kappe ohne Verdrehen von Schläuchen oder „Schlauchsalat“.


DE 

So installieren Sie Ihre SafetyCap:

- 1 Schrauben Sie das **Belüftungsventil** in einen beliebigen freien Anschluss auf Ihrer SafetyCap.
- 2 Führen Sie den **Ansaugschlauch** zuerst durch das **Fitting** und anschließend durch die **SafetyCap**.
- 3 Bringen Sie den **Ansaugfilter** (falls vorhanden) am unteren Ende des Ansaugschlauches an.
- 4 Schrauben Sie die **SafetyCap** auf Ihre Lösungsmittelflasche.
- 5 Stellen Sie die gewünschte **Länge** des Ansaugschlauches ein.
- 6 Fixieren Sie den Ansaugschlauch durch **Festziehen des Fittings**.

Belüftungsventile sorgen für die Sicherheit ihrer Arbeitsumgebung und sind Lösungsmitteldämpfen, Staubpartikeln und Verschmutzungen ausgesetzt. Tauschen Sie verbrauchte Ventile alle 6 Monate aus! Für ein optimales Maß an Sicherheit.

PDF

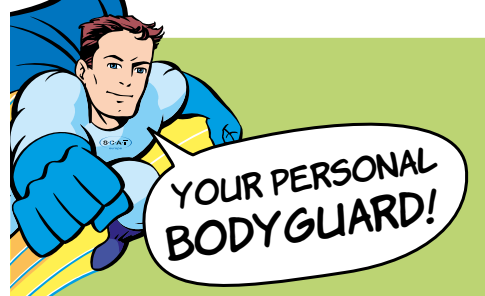

YOUR PERSONAL BODYGUARD!

- ✓ **Health protection and workspace safety:** Hazardous vapours are reduced by 70%.
- ✓ **Save money:** Prevent evaporation and leakage of expensive solvents.
- ✓ **Improve chromatographic results:** Prevent retention time shifts due to concentration changes, caused by evaporation.
- ✓ **Easy solvent bottle exchange:** No twisting tubes during bottle exchange, thanks to the freely rotating screw cap.

EN 

How to install your SafetyCap:

- 1 Screw the **air valve** into a free port of the SafetyCap.
- 2 Guide the **solvent tube** through the **fitting** first, and then through the **SafetyCap**.
- 3 Reconnect the **solvent filter** to the solvent tube (at the open end).
- 4 Screw the **SafetyCap** on top of your solvent bottle.
- 5 Adjust the **length** of the **solvent tube** in the solvent bottle.
- 6 **Fix** the tube by tightening the **fitting**.

Air valves secure your work environment and are permanently exposed to vapours, dust particles and pollutants. Renew used air valves after 6 months. For an optimal degree of safety.

PDF